

אינדיקטור מי כרוב

הוראות בטיחות:

- יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות ומשקפי מגן.
- יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתחילת ההכנה.

ציוד/כלים דרושים:

- 2 כוסות כימית 2-3 ליטר
- קרש חיתוך
- סכין
- פלטת חימום
- בקבוקים בנפחים שונים לאחסון

חומרים דרושים:

- מי ברז
- כרוב סגול

מהלך ההכנה:

1. תתכנו את הכרוב לרבעים.
2. הכניסו את הכרוב לכוס הכימית עד כחצי מגובהה, ומלאו במים כמה סנטימטרים מעל לכרוב.
3. הניחו על פלטת חימום והביאו לרתיחה עד לקבלת תמיסה בצבע סגול כהה.
4. סננו את הכרוב לכוס כימית נוספת.
5. הניחו לתמיסה להתקרר.
6. מזגו את תמיסת מי הכרוב לכלי אחסון.

טיפים:

- אפשר לשמור בהקפאה עד השימוש.
- אין למלא את הבקבוק עד סופו, מאחר שנפח התמיסה גדל בהקפאה.
- כדאי להקפיא בבקבוקים בנפחים שונים.
- לאחר ההפשרה אפשר לשמור במקרר, אך לפני השימוש בדקו שהתמיסה לא הזדהמה.

פינוי חומרים:

- אפשר לשפוך לכיור.